

TESTS À LA GOUTTE **TH 0-1** WATER KITS SUPPLY

Méthode KIT TH 0-1 30 ml : TU30 (TH5 TH0 K10) 30ml SRG20ml RCEL125M + autocollant. / possible en 65 ml sous REF KIT TH 0-1 65 ml

Version 12-04-2022

Toujours possible de rajouter eau déminéralisée pour faciliter lecture ou rincer récipient



Flacon bien droit pour avoir gouttes régulières



WATER KITS SUPPLY
Tel : +33 5 62 95 17 94
contact@water-kits.fr water-kits@wanadoo.fr
www.water-kits.fr

Test à la goutte	Gamme Mesure	Quantité eau à prélever	Rajouter au prélèvement	Couleur	Réactif Goutte à goutte et remuer / agiter à chaque nouvelle goutte	Couleur à obtenir pour STOP AJOUT GOUTTE	LECTURE
TH degré Français PROCHE 0. Référence KIT-TH0-1-30ml	Gamme TH 0-1	Quantité eau à prélever	Lorsqu'on ajoute les gouttes de TH5 => Si couleur BLEUE alors TH = 0.	VIOLET / ROSE PALE	compter nombre de gouttes remuer / agiter à chaque nouvelle goutte	BLEU PUR PALE	
	0 - 0,5	20 ml	8 gouttes TH5 Si on rajoute en plus 6-8 gouttes de Tampon K10 virage plus net (éviter si possible Tampon K10)		TH0		TH (degré Français) = Nombre de gouttes TH0 x 0,025
	0 - 1	10 ml	4 gouttes TH5 Si on rajoute en plus 3-4 gouttes de Tampon K10 virage plus net (éviter si possible Tampon K10)		TH0		TH (degré Français) = Nombre de gouttes TH0 x 0,05

REF pour réassort réactifs

TH5 30ml = RD1906-30 TAMPON K10 30ml = RT1141A-30 TH0 30 ml = RD1905-30

TH5 65ml = RD1906-65 TAMPON K10 65ml = RT1141A-65 TH0 65 ml = RD1905-65